

*Le Labo de Sonia*

## Milieu de culture



### Sordaria

Peser 20 gr de crème de maïs, mélanger avec  $\frac{1}{2}$  litre d'eau du robinet. Laisser macérer une nuit dans une étuve à 60°. Le lendemain filtrer et ne garder que le liquide. Rajouter ce qui manque en eau pour faire  $\frac{1}{2}$  litre. Ajouter 10 gr de Agar-agar chauffer pour dissoudre. Autoclaver à la cocotte-minute pendant 45 min. Prendre des boîtes de pétri stériles, répartir le milieu dans les boîtes en couvrant de suite. Conserver au réfrigérateur.

Sonia Sintès le 01/09/2007